

包涵体裂解缓冲液

产品货号: T15122

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

包涵体是采用分子生物学技术导入的外源基因在细菌中获得外源蛋白的高表达,使很多蛋白质产物在细菌内聚集为没有活性的固体颗粒。

乐业生物 包涵体裂解缓冲液主要由磷酸盐、氯化钠等组成,为下游分离包涵体作准备。

产品组成:

名称	规格	保存条件
包涵体裂解缓冲液	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 用适量的包涵体裂解缓冲液混悬细胞,采用超声、研磨、或酶溶解等方法裂解细胞。
2. 12000g 4℃离心细胞裂解液5min。
3. 分离包涵体,复性。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com