

尼氏染色液(甲苯胺蓝法)

产品货号: M20171

产品规格: 100ml

产品简介:

尼氏体(Nissl body)或称尼氏小体是分布于神经细胞胞质内的三角形或椭圆形小块状物质, 能被碱性染料如硫堇、亚甲蓝、甲苯胺蓝和焦油紫等染料染成紫蓝色。

尼氏染色液(Nissl Stain, 甲苯胺蓝法)主要优点是操作简便、染色稳定、适用范围广, 可以用于石蜡组织切片的尼氏物质、神经元等的染色, 尼氏体的存在和消失是神经细胞是否受损的重要指标, 当发生脑炎、脑缺血、轴突反应等情况时, 尼氏体会发生溶解甚至消失。

操作步骤(仅供参考):

1. 新鲜组织固定于10%甲醛液中, 常规脱水包埋。
2. 石蜡切片厚5 μ m, 常规脱蜡至水。
3. 用尼氏染色液(Nissl Stain, 甲苯胺蓝法)置于50-60 $^{\circ}$ C温箱浸染20-40min。
4. 蒸馏水稍洗。
5. 95%乙醇迅速分化。
6. 无水乙醇脱水, 二甲苯透明, 中性树胶封固。

染色结果:

尼氏小体	紫蓝色
细胞核	淡蓝色
背景	无色或浅蓝色

注意事项:

1. 尼氏体离体后容易溶解, 所以组织取出后应立即固定, 否则难以着色。
2. 组织固定起着非常重要的作用, 固定可采用乙醇或中性福尔马林溶液。
3. 本染色试剂盒对石蜡组织切片的尼氏染色效果较好。
4. 95%乙醇分化应迅速进行, 肉眼观察至切片清晰, 背景呈淡蓝色或无色为适宜。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 室温, 避光, 6个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com