

## D'Autoni 碘液

产品货号: R22085

产品规格: 100ml

### 产品简介:

D'Autoni 碘液是碘和碘化钾的水溶液, 与 Lugol's 碘液相似, 多用于粪便检查蠕虫卵、原虫的包囊和滋养体。D'Autoni 碘液中碘的有效含量为 1%, 操作简单, 可连续多天采样检查, 提高检出率, 但结果阴性不完全排除有寄生虫感染。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
D'Autoni 碘液	100ml	室温, 避光

### 操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作或参考如下步骤。
2. 滴 1 滴生理盐水不载玻片左半侧的中央, 置 1 滴碘液不玻片右半侧的中央。
3. 用小木棍或火柴杆挑起粪便约 2mg(火柴头大小), 加入生理盐水滴中, 并加入相似量粪便到碘液滴中。混合粪便不液滴以形成悬液。
4. 用盖玻片盖住液滴, 操作时应首先盖好玻片, 使之不玻片成一角度, 然后接触液滴边缘, 并轻轻放下盖玻片到玻片上, 以避免气泡产生。
5. 低倍镜检查, 如需鉴定, 在高倍镜下, 以上下或横向移动方式检查, 使全部盖玻片范围都能被检查到。当见到生物体或可疑物时, 调至高倍镜以观察其细微的状态。

### 注意事项:

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
2. 涂片过厚易致粪渣遮住虫体, 过薄易存在空白区域。
3. 应注意虫卵不粪便中的异物鉴别。
4. 气温越接近体温, 滋养体的活动越明显, 必要时可略加温, 一般在 15min 检查完毕。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com