

## Masson-Fontana 黑色素染色液

产品货号: R22077

产品规格: 3×50ml/3×100ml

### 产品简介:

黑色素属于非血源性内生色素, 是一组由黑色素母细胞产生的颜色从浅棕色到黑色的色素。这种色素通常出现在皮肤表皮、眼睛、大脑的黑质和毛囊中。黑色素有一个显著的物理性质, 即完全不溶解于大多数有机溶剂——几乎可以肯定是由于黑素体中已形成的黑色素可不蛋白质紧密结合。黑色素另一个物理性质是能够被强氧化剂漂白, 尽管这个过程是缓慢的。在病理情况下, 这种色素也可出现在良性痣细胞瘤中和恶性黑色素瘤中。在常规HE染色中不呈黑色而是呈棕黄色或棕黑色。许多方法可用于识别黑色素和黑色素生成细胞, 如还原方法, 如Masson-Fontana银技术和Schmorl三价铁-铁氰化钾还原实验; 酶方法(如多巴反应); 荧光方法; 免疫组织化学。

乐业生物 Masson-Fontana黑色素染色利用黑色素具有将银氨溶液还原为金属银特性即嗜银反应原理来显示黑色素, 染色后黑色素呈黑色, 该法属于常用的黑色素特殊染色法, 效果较其他染色理想。

### 产品组成:

| 名称                  | 规格         | 保存条件   |
|---------------------|------------|--------|
| 试剂(A): Fontana 氨银溶液 | 50ml/100ml | 4℃, 避光 |
| 试剂(B): 海波溶液         | 50ml/100ml | 室温     |
| 试剂(C): 中性红染色液       | 50ml/100ml | 室温, 避光 |

### 自备材料:

1. 10%中性福尔马林固定液
2. 温箱或水浴锅
3. 蒸馏水

### 操作步骤: (仅供参考)

1. 固定: 10%中性福尔马林是最好的固定液, 应当避免使用铬酸盐和氧化汞等固定液。
2. 切片: 所有类型的切片都可以处理, 数值切片可能需要做一些调整。
3. 将实验切片及对照切片入蒸馏水中。
4. 入Fontana氨银溶液, 避光浸染12~24h或56℃温箱孵育30~40min。
5. 蒸馏水多次洗净(5~6次)。
6. 入海波溶液处理切片1~5min。
7. 自来水处理3~5min。
8. (可选)入中性红染色液, 轻轻复染5min。
9. 蒸馏水冲洗。
10. 95%乙醇、无水乙醇脱水。
11. 二甲苯透明、中性树胶封固。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

**染色结果:**

|            |    |
|------------|----|
| 黑色素、嗜银细胞颗粒 | 黑色 |
| 细胞核        | 红色 |

**注意事项:**

1. 注意镜下控制Fontana氨银溶液的染色时间，以黑色素颗粒呈现黑色为宜。如果染色时间过长，脂褐素、胆色素、橙色血质也会呈黑色，不易于黑色素区分。
2. Fontana氨银溶液接触的器皿应严格清洗，否则可能不残余污染物发生化学反应。
3. 长期暴露在56℃下的切片，可能会产生细小的沉着物。
4. 脆弱的物质可能要涂上一层火棉胶，避免切片从载玻片上翘起。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 2个月有效。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com