

## 冰冻切片抗原修复液

产品货号: R22053

产品规格: 100ml

### 产品简介:

乐业生产的冰冻切片抗原修复液(Quick Antigen Retrieval Solution for Cell Sections)是一种特别适合用于冰冻切片的快速抗原修复液,只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

### 产品组成:

产品名称	50T	100T	保存条件
裂解液	50ml	100ml	2-8℃
磷酸酶抑制剂 (100×)	0.5ml	1ml	-20℃
蛋白酶抑制剂 (100×)	0.5ml	1ml	-20℃
PMSF (100×)	0.5ml	1ml	-20℃

### 操作步骤:

1. 将冰冻切片用PBS洗涤3次,每次5min。
2. 将切片浸泡在抗原修复液中,室温孵育5min。
3. PBS洗涤样本切片,重复3次,每次5min。充分洗涤残留的SDS,以免造成抗体失去活性。
4. 封闭液封闭切片。
5. 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com