

## 5%BSA封闭液

产品货号: R22010

产品规格: 10ml/50ml/100ml

### 产品简介:

5%BSA封闭液(Blocking Buffer)适用于Western Blotting、ELISA以及免疫组化实验中非特异性蛋白结合位点的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗等和载体的非特异性结合,降低背景,增强信噪比,以达到理想的显色效果。

### 使用方法:

本产品为即用型,无需稀释。封闭步骤中加入足够量的BSA封闭液充分覆盖载体表面,振荡封闭,封闭时间依据实验而定,一般室温封闭半小时至1小时,然后进行抗体孵育等后续操作。

### 注意事项:

1. 通常在室温封闭60分钟即可。对于一些背景非常高的抗体,可以4℃封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

-20℃保存,一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com