

瑞氏-姬姆萨复合染液

产品货号: R21994

产品规格: 100ml

产品简介:

瑞氏-姬姆萨复合染液, 兼有瑞氏和姬姆萨染液二者优点, 主要应用于血液和骨髓涂片染色。各种细胞及细胞的各种成分由于其化学性质不同, 对瑞氏-姬姆萨复合染色液中的酸性染料和碱性染料的亲和力也不同, 因此, 标本涂片经瑞氏-姬姆萨复合染色液染色后, 相应各类细胞呈现不同的着色, 从而达到辨别其形态特征的目的。姬姆萨染色液对胞浆着色力较强, 能较好的显示胞浆的嗜碱性程度, 着色清晰, 色泽纯正, 但是对胞核着色偏深, 核结构显示较差。瑞氏染色对细胞核着色程度适中, 细胞核结构和色泽清晰艳丽, 对核结构的识别较佳, 但对胞浆着色较差, 故采用瑞氏姬姆萨混合染色, 具有染色效果好, 对比清晰, 操作简便等特点。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
瑞氏-姬姆萨复合染液	100ml	室温, 避光

操作步骤: (仅供参考)

本产品可作为多种组织或细胞的染色使用, 不同组织、细胞, 不同的用途可以有不同的使用方法。具体方法请根据自己需求参考既有文献, 本产品以涂片为例, 举例说明, 仅供参考。

1. 取涂片、自然干燥。
2. 滴加瑞氏-姬姆萨复合染液2-3滴覆盖整个标本涂片, 染1-2分钟。
3. 滴加等量pH=6.4的磷酸盐缓冲液(或等量超纯水), 轻轻晃动玻片, 与瑞氏-姬姆萨复合染色液充分混匀, 染色3-5分钟。
4. 水洗、吸干、镜检。
5. 染色后胞浆和胞核的染色清晰分明, 细胞核着色呈深浅不同的紫红色, 胞浆呈浅红色, 胞浆中颗粒区分明显。

注意事项:

1. 涂片厚薄适宜, 涂片干透后固定, 否则细胞在染色过程中容易脱落。
2. 所加染液不能过少, 以免蒸发而使染料沉淀。冲洗时间不能过久, 以防脱色。
3. 染色对 pH 十分敏感, 稀释染液必须用缓冲液, 冲洗用水应接近中性, 否则可能会导致细胞染色异常, 形态难以识别, 甚至错误。
4. 染色过淡可以复染, 复染时应先加缓冲液, 然后加染液。染色过深可用流水冲洗或浸泡, 也可用甲醇脱色。

有效期: 室温避光保存, 有效期至少 2 年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com