

天狼星红染色液-A 液

产品货号: R21876

产品包装: 100ml

产品简介:

胶原纤维(Collagen Fiber)是结缔组织中分布最广含量最多的一种纤维,广泛分布于各种脏器,其中皮肤、巩膜、肌腱最丰富。I型胶原纤维主要是骨、皮肤、肌腱纤维;II型胶原纤维主要是软骨胶原;III型胶原纤维主要在胚胎组织、成人血管、胃肠道;IV型胶原纤维主要在基膜中。天狼星红与其衬染液都是强酸性染料,易与胶原分子中的碱性基团结合,吸附牢固。偏振光镜检查,胶原纤维有正的单轴双折射光的属性,与天狼星红复合染色液结合后,可增强双折射,提高分辨率,从而区分两型胶原纤维。

乐业生物天狼星红染色液-A液的溶剂为衬染PA饱和溶液,主要用于各种组织病变时对胶原纤维异常或纤维增生的研究中,在普通光学显微镜下心脏血管等组织的胶原纤维被染成红色,在偏振光镜下对各种纤维化病变的分型和分级研究有一定的帮助作用。采用免疫组化技术也可显示I、III型胶原纤维,但所用抗体昂贵,操作费时,而采用天狼星红染色试剂便宜,操作简单。

自备材料:

1. 10%福尔马林固定液。
2. Mayer 苏木素染色液或其他苏木素染色液。
3. 普通光学显微镜或偏振光显微镜。

操作步骤(仅供参考):

1. 组织固定于10%福尔马林固定液,常规脱水包埋。
2. 切片厚6 μ m,常规脱蜡至水。
3. 天狼星红染色液滴染1h。
4. 流水稍微冲洗,去除切片表面染色液。
5. Mayer 苏木素染色液染细胞核8~10min。
6. 流水冲洗10min。
7. 常规脱水透明,中性树胶封固。

染色结果:

普通光学显微镜:		偏振光显微镜:	
胶原纤维	红色	I型胶原纤维	强橙黄色或亮红色
细胞核	蓝色	III型胶原纤维	绿色

注意事项:

1. 为使在偏振光镜下显示清晰,本法的切片厚度以6~7 μ m为宜。
2. 复染胞核宜用Mayer 苏木素染色液,它不影响I型和III型胶原纤维的数量和双折射强度的显示。如果没有Mayer 苏木素染色液,亦可采用其他明矾苏木素,但染色时应缩短时间,否则容易染色过深。
3. 本法染色稳定,不易褪色。
4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8 $^{\circ}$ C保存,避光,12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com