

Davidson's fixative (戴维森固定液)

产品货号: T16675

产品规格: 500ml

产品简介:

Davidson's fixative 是一种快速固定液, 它具有良好的保存细胞核特点, 并且产生的福尔马林色素最少, 可用于常规组织病理学检查, Davidson's fixative 固定液不含汞或其他金属, 而且产生的收缩率更低, 整体形态学细节也更好, 因此被广泛用于保存眼、骨髓、乳房、睾丸和其他组织以便组织学检查。

产品内容:

试剂名称	规格	保存条件
Davidson's fixative (戴维森固定液)	500ml	室温, 避光

操作步骤:

1. 将组织标本放入 Davidson's fixative 中, 固定液的体积至少是标本体积的 15~20 倍。
2. 对于后续做免疫组化实验的组织固定标本不超过 24 小时, 常规组织病理学实验的组织固定不超过 48 小时。
3. 从 Davidson's fixative 中取出组织标本, 并用自来水短暂冲洗。
4. 组织固定后暂时不用, 可置于 70%乙醇中保存。

注意事项:

1. Davidson's fixative 有刺激性气味, 请小心操作。
2. 组织取材的厚度不同, 固定时间也不同。
3. 温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com