

迪夫快速染色液(Diff-Quik Stain)

产品货号: R21553

产品规格: 3×100ml

产品简介:

Diff-Quik染色是在Wright染色基础上改良而来的一种快速染色方法,是细胞学检查中常用的染色方法之一。该染色液采用世界卫生组织(WHO)推荐的快速染色方法而配制,与Wright Stain类似都是利用Romanowsky Stain 技术原理改良而来的,染色结果与瑞氏染色液也极其相似,但迪夫快速染色所需的时间极短,一般90s以内即可完成染色。

产品组成:

名称	3×100ml	保存条件
试剂(A): Diff-Quik Fixative	100ml	室温
试剂(B): Diff-Quik I	100ml	室温, 避光
试剂(B): Diff-Quik II	100ml	室温, 避光

操作步骤: (仅供参考)

1. 常规方法制备血液涂片或骨髓涂片,自然干燥或酒精灯火焰处理或Diff-Quik Fixative固定。
2. Diff-Quik I 染色。
3. Diff-Quik II 染色。
4. 将观察后认为有价值的片子带回实验室,用二甲苯透明,封固、保存。

注意事项:

1. 血液涂片或骨髓涂片应厚薄均匀,以免影响染色效果。
2. 血细胞涂片染色要求新鲜全血或EDTA抗凝血。
3. 骨髓涂片染色要求制备好的涂片在空气中快速摇动或扇干,以防止细胞皱缩变形或因空气潮湿而溶血,不能用高温或火烤来干燥涂片。
4. 涂片染色中请勿先去除染液或直接对涂片用力冲洗。不能先倒掉染液,以免染料沉着于涂片上。
5. 染色液可重复使用,但不能多次重复,若有沉淀物应过滤后使用。
6. 染色过深可用甲醇或酒精适当脱色,最好不复染。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com