

Plank-Rychlo 脱钙液

产品货号: R21688

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

在组织切片过程中,一些组织内含有骨质或钙化灶时,含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同,较难切出完整的切片。对含钙组织最好固定之后,再进行脱钙或二者同时进行。然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多,脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

Plank-Rychlo 脱钙液主要由稀酸、氯化铵、甲酸等组成,其优点是:①作用迅速,比JYBL- I 时间更短,一般24h即可;②对组织的结构损害小;③脱钙完全。该脱钙液特别适用于日常病理科骨组织标本脱钙,但不宜用化学方法确定脱钙终点,对组织结构有一定损伤。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	产品规格	保存条件
Plank-Rychlo脱钙液	500ml	室温

自备材料:

1. PBS
2. 蒸馏水
3. 加热装置或微波炉

操作步骤:

1. 骨组织脱钙时,取材不易过厚,一般大约3~5mm。
2. 组织固定后,用蒸馏水或PBS清洗3次,每次20min。
3. 组织转移至20~30倍体积的Plank-Rychlo脱钙液中,脱钙24h;如果想加快脱钙速度,可以置于 37℃进行脱钙。
4. 用蒸馏水冲洗数次。
5. 常规脱水、包埋。

注意事项:

1. 骨组织脱钙前应充分固定,组织块尽量小。
2. 骨组织脱钙应先固定后脱钙或脱钙固定同时进行,不应先脱钙后固定,以便减少组织的损伤程度。
3. 厚度5mm的骨组织块脱钙时间一般脱钙24-36h即可。
4. 适当加温能加快脱钙的速度,一般不应超过37~40℃,温度过高容易使骨组织造成松散解体,尤其不可大于60℃。
5. 每隔一段时间检测一次脱钙程度。脱钙应彻底,防止脱钙不足或过度,脱钙过度会增加组织的损伤程度,影响染色结果。脱钙程度应控制在不影响切片的同时尽量缩短时间。
6. 脱钙用具避免使用金属容器。
7. 脱钙完成后用自来水彻底冲洗标本,以免影响染色。
8. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com