

Rakoff 染色液

产品货号: R21797

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

细胞学常规染色有巴氏(Papanicolaou) 染色、Rakoff 染色、姬姆萨染色等。Papanicolaou 染色和 Rakoff 染色均可用于检测阴道上皮雌激素水平。Rakoff 染色操作简单, 经常用于临床阴道细胞学涂片快速测定雌激素水平。

包装清单:

产品名称	规格	储存条件
Rakoff 染色液	100ml/500ml	室温, 避光

自备材料:

1. 细胞刷
2. 生理盐水
3. 试管
4. 载玻片

操作步骤:

1. 用细胞刷沿阴道侧壁刷取黏膜鳞状上皮细胞, 放入装有 1~2ml 生理盐水的试管内。
2. 在试管内滴入 3~5 滴 Rakoff Stain, 并轻轻混匀。
3. 去 1~2 滴混合液于载玻片上, 制成细胞涂片。
4. 待涂片干燥, 中性树胶封片。

染色结果:

嗜酸性细胞质	粉红色
嗜碱性细胞质	淡绿色
角化细胞固缩核	不着色

注意事项:

1. 细胞涂片时应注意使细胞均匀。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com