

尿沉渣染色液（Sternheimer-Malbin 法）

产品货号：R21801

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

尿沉渣的检测有多种方法，如定量检查法、离心沉淀检查法、染色检查法等。Sternheimer-Malbin 染色液属于染色尿沉渣检查法的一种，由结晶紫、沙黄等组成，染色后红细胞呈淡紫色，白细胞呈橙红色。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

包装清单：

产品名称	规格	储存条件
尿沉渣染色液（Sternheimer-Malbin 法）	100ml/500ml	4℃，避光

操作步骤：

1. 取 0.2ml 沉渣，滴加 1 滴 Sternheimer-Malbin 染色液，混合。
2. 覆盖盖玻片或充入计数板，放置 3min，镜检。

染色结果： 红细胞呈淡紫色，多形核白细胞的细胞核呈橙红色，细胞质内可见颗粒，细胞管型呈深紫色，透明管型呈粉红色或淡紫色。

注意事项：

1. 应准备干净、干燥采尿杯，一般情况下留取中段尿。
2. 在为了获得细胞沉淀的离心的过程中，对于特殊细胞，如果细胞沉淀不充分，可以适当提高离心力或延长离心时间。
3. 为了保持尿沉渣中细胞成分维持原来的形态特征，要求迅速送检，2h 内检查完毕。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件： 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com