

## Delafield 苏木素-番红植物组织染色液

产品货号: R21723

产品规格: 3×50ml

### 产品简介:

植物组织染色有多种方式,其操作流程和动物组织染色类似。Delafield 苏木素(代氏苏木素)是非木质化组织的良好染色剂,可与番红对染,对多种植物病害组织染色能够取得良好的效果。

乐业 Delafield 苏木素-番红植物组织染色液主要由 Delafield 苏木素、番红染色液等组成,寄主木质化组织可染成红色,菌丝等染成蓝色。该试剂仅用于科研领域,不用于临床诊断或治疗。

### 产品组成:

产品名称	3×50ml	储存条件
试剂(A): Delafield 苏木素染色液	50ml	室温,避光
试剂(B): 酸性分化液	100ml	室温
试剂(C): 番红染色液	50ml	室温,避光

### 自备材料:

1. 10%中性福尔福林固定液
2. 蒸馏水
3. 系列乙醇

### 操作步骤:

1. 标本的处理:固定,切成石蜡切片。
2. 粘片:材料切成薄片,将切片粘在载玻片上,加热展开,所用载玻片必须清洁。先把粘贴剂置于载玻片上,再取切片,浮置胶液上,然后置烘片台上,使切片烫平,以材料不出现皱纹为度。
3. 脱蜡
4. 入 Delafield 苏木素染色液,浸染。
5. 水洗
6. 酸性分化液分色,自来水冲洗。

### 染色结果:

木化、栓化、角质	红色
菌丝	蓝色

### 注意事项:

1. 番红染色后,在50%乙醇中脱色需经实践,如果脱色不够绿色会不好染;脱色过度会导致红色过淡。
2. 染色时间不是绝对的,常因材料种类、切片厚度不同而不同。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司  
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com