

FAA 固定液

产品货号: R22105

产品规格: 500ml

产品简介:

固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

FAA 固定液又称酒精醋酸福尔马林混合固定液或 AAF、AAF 固定液,主要由乙醇(A)、乙酸(A)、甲醛(F)组成,兼有脱水作用。AAF 固定液常用于快速脱水和固定以及冷冻切片的快速固定。

产品组成:

产品名称	规格	储存条件
FAA 固定液	500ml	室温, 避光

操作步骤:

1. 取新鲜组织入 AFA 固定液,置于冰箱内低温固定。
2. 常规石蜡切片因固定不佳导致染色效果不满意时,可在染色前再用 AAF 固定液固定,染色效果会有明显提高。

注意事项:

1. AAF 固定液对人体有一定的损害,请在通风好的环境下小心操作,避免吸入。
2. 固定液 pH 最好接近用中性, pH 范围 6~8。
3. 组织取材的厚度不同,固定时间也不同,对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm,一般不超过 6mm。
4. 度对固定的影响很明显,提高温度可以加速固定作用,但温度不宜过高。
5. 取出新鲜组织后,应及时固定,无法及时固定时,应保存于生理盐水中及时送检。

保存条件: 室温, 避光, 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com