

## 改良Hale胶体铁黏多糖染色试剂盒

产品货号: R23262

产品规格: 4×20ml/4×50ml

### 产品简介:

黏液物质染色有多种方法, 如AB-PAS染色、黏液HID-AB染色、标准阿利新蓝染色等。以上方法大多是利用阿利新蓝(Alcian)等阳离子染料可与酸性基团结合, 也即阿利新蓝与组织内含有的阴离子基团如羧基和硫酸根形成不溶性复合物这一原理。

改良Hale胶体铁黏多糖染色液的染色原理是胶体铁粒子在酸性条件下可以和酸性粘液物质紧密结合形成不溶性复合物, 然后利用普鲁士蓝反应使酸性黏多糖呈现蓝色。本法较阿利新蓝法着色更深且不易被洗脱。常用于诊断肾嫌色细胞癌及大鼠上皮细胞中酸性黏多糖物质。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

试剂名称		4×20ml	4×50ml	保存条件
试剂(A): 弱酸溶液		20mL	50mL	室温
试剂(B): Hale染色工作液	B1: Hale染色液A	10mL	25mL	室温 避光
	B2: Hale染色液B	10mL	25mL	室温
临用前, 取 B1、B2 等量混合即为 Hale 染色工作液, 不宜提前配制。				
试剂(C): Perls 染色工作液	C1: Perls 染色液 A	10mL	25mL	室温 避光
	C2: Perls 染色液 B	10mL	25mL	室温
临用前, 取 C1、C2 等量混合即为 Perls 染色工作液, 不宜提前配制。				
试剂(D): Perls 复染液		20mL	50mL	室温 避光

### 需自备的仪器和用品:

1. 蒸馏水或去离子水
2. 普通光学显微镜
3. 系列乙醇、中性树脂
4. 二甲苯或环保浸蜡脱蜡透明液

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 配制弱酸工作液: 取一份弱酸溶液加入2份去离子水, 混匀即可。
2. 切片脱蜡至水。蒸馏水浸洗3~4次。
3. 弱酸工作液浸泡切片5min进行预处理。
4. 直接浸入新配的Hale染色工作液染色40~60min。
5. 再用弱酸工作液冲洗3~4次, 每次2min。
6. 新配制Perls染色工作液滴染10min, 蒸馏水洗3~4次。
7. Perls复染液滴染5~8min, 稍水洗。
8. 梯度乙醇脱水, 二甲苯透明, 中性树脂封片。

### 染色结果:

酸性黏多糖、含铁血黄素、蛋白多糖	蓝色
细胞核	红色



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

**注意事项:**

1. 改良Hale染色液染色时间需要严格控制在40~60min之间。
2. 改良Hale染色液染色需要在酸性条件下进行，弱酸工作液如不够的话建议自行新配3%乙酸溶液进行切片预处理。
3. 含铁血黄素也会和Perls染液反应形成蓝色沉淀，建议设置阴性对照以排除干扰。
4. 已开封试剂应在开封后6个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。
5. Hale染色工作液和Perls染色工作液均需临用前配制，不宜放置过久。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 12个月有效。



扫一扫 加微信

**郑州乐业生物科技有限公司**  
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com