

黑色素清除液

产品货号: R23059

产品规格: 2×100ml/2×500ml

产品介绍:

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法,但以上方法有可能影响后续染色过程。乐业生物 黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小,色素沉着也较少。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
试剂(A): 黑色素清除液-A液	100ml	室温, 避光
试剂(B): 黑色素清除液-B液	100ml	室温

操作步骤:

1. 切片常规脱蜡至水。
2. 入黑色素清除液-A液处理1~4h(见注意事项1)。
3. 蒸馏水冲洗干净。
4. 入黑色素清除液-B液处理1~2min。
5. 水洗,镜下观察色素是否除去,如未去除干净,重复2~4步骤。
6. 进行下游染色或免疫组化染色。

注意事项:

1. 应根据福尔马林色素的量,调整去除时间。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com