

## Western半干法转膜液

产品货号: T15300

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Western半干转法膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于Western时半干法电转膜。

本Western半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液, 没有使用剧毒的甲醇, 也没有使用其它的有毒试剂。配制Western半干法转膜液的方法非常便捷, 不需要调节pH值。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Western半干法转膜液	500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 取一瓶可以配制1升Western转膜液的粉剂, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水到约700毫升, 溶解。
2. 加入200毫升无水乙醇或210毫升95%乙醇, 混匀。
3. 在量筒中用蒸馏水定容到1升。混匀后即可使用, 无需调节pH值。没有用完的转膜液可室温或4℃保存, 通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时, 应该丢弃。

### 注意事项:

1. 配制好的半干法转膜液可室温或4℃保存。配制好的半干法转膜液长期存放后, 如果颜色变成浅棕色或黄褐色, 应丢弃。
2. 需使用分析纯级别的乙醇或纯度更高的乙醇。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com