

通用显影定影液套装

产品货号: T15208

产品规格: 2×500ml

产品简介:

通用显影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后的显影溶液。乐业生物 配方特别适用X光片的显影,也可用于普通的黑白底片或照片的显影。通用定影液是用于Western、Northern、Southern等后续压片曝光后显影的定影溶液。尚宝生物配方特别适用X光片的定影,也可用于普通的黑白底片或照片的定影。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
通用显影液	500ml	2-8℃, 避光
通用定影液	500ml	2-8℃, 避光

自备材料:

1. X光片
2. 显影液
3. 红灯
4. 自来水

操作步骤 (仅供参考):

1. 显影: 把X光片完全浸没在显影液内,一般显影10s~2min。具体显影时间要根据显影情况而定,可以在红灯下观察,当发现显影的程度已经达到预定目标,即可停止显影,进行后续步骤。
2. 水洗: 在自来水中冲洗2~3min,以完全冲洗去显影液。
3. 定影: 浸没在定影液内,定影2~5min左右。定影时间再长一些如10min,通常对洗片的结果没有明显影响。
4. 水洗: 在自来水中冲洗2~5min,以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:

1. 曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。20~25℃保存,2个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com