

Tris-甘油加样缓冲液 (2×)

产品货号: T15177

产品规格: 5ml/10ml

产品简介:

Tris-甘油加样缓冲液是一种以溴酚蓝为染料, 不含变性剂DTT、SDS的缓冲液。

乐业生物 Tris-甘油加样缓冲液(2×)主要由Tris-HCl、溴酚蓝、甘油等组成, 常用于非变性的PAGE电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris-甘油加样缓冲液 (2×)	5ml/10ml	2-8℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 按照每1 μ l 蛋白样品加入4 μ l Tris-甘油加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和Tris-甘油加样缓冲液(2×)
2. 直接上样到PAGE电泳胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com