

Millonig缓冲福尔马林（10%，NBF）

产品货号：R23201

产品规格：500ml

产品简介：

固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Millonig缓冲福尔马林(10%)主要由福尔马林、磷酸钠盐混合而成，调至pH7.2-7.4，该固定液更适合保护超微结构。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
Millonig缓冲福尔马林（10%，NBF）	500ml	室温，避光

操作步骤（仅供参考）：

1. 一般标本固定时间控制在1-4h/mm，大标本应适当延长固定时间。
2. 固定好的组织，可在Millonig缓冲福尔马林(10%)或70%乙醇中长期保存。

注意事项：

1. Millonig缓冲福尔马林(10%)有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
2. 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
3. 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com