

## 复钙交叉定性检测试剂盒

产品货号：BA1581

产品规格：100T

### 产品简介：

复钙交叉实验室病理性抗凝物质检查的筛选实验，延长的复钙时间，如果能被1/10量的正常血浆所纠正，表示待检血浆中缺乏凝血因子；如果不能被等量的正常血浆所纠正，则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。本试剂盒仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

| 名称             | 规格   | 保存条件 |
|----------------|------|------|
| 试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂 | 20ml | 室温   |
| 试剂(B): 复钙试剂    | 10ml | 4℃   |

### 操作步骤(仅供参考):

1. 制备待检血浆：取新鲜待测静脉血2ml，与柠檬酸钠抗凝剂按9:1混合，轻轻混匀。3000g离心10min，收集上层液(缺乏血小板的血浆)，转移至塑料试管或离心管，以防止血小板被激活。同时应设正常对照血浆。
2. 按下表进行操作：

| 试管号      | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   |
|----------|-----|----|----|----|-----|
| 正常血浆(μL) | 100 | 90 | 50 | 10 | -   |
| 待测血浆(μL) | -   | 10 | 50 | 90 | 100 |

3. 37℃水浴1min，分别加入复钙试剂100μl，混匀，立刻计时。
4. 记录血浆中出现纤维蛋白丝的时间(min)，重复2次，取平均值。

### 参考区间：

试管3的复钙时间不能恢复至正常值(2.3~4.28min),则表示待检血浆中可能存在抗凝物质。

### 注意事项：

1. 抽血应顺利，不应有溶血和凝血。
2. 取血后应立即检测，血浆在室温下放置不应超过2h。

有效期：6个月有效



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com