

## 免疫染色固定液

产品货号: M20152

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。免疫染色固定液(Immunol Staining Fix Solution)由多聚甲醛、磷酸盐等组成, 多用于免疫染色时细胞样品或组织切片的固定, 按照每个样品固定时需要1ml固定液计算, 一个包装的免疫染色固定液可以固定100个样品。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
免疫染色固定液	100ml/500ml	4℃

### 操作步骤:

1. 对于细胞样本, 去除培养液后, 按六孔板每一孔加入 1ml 的比例, 加入免疫染色固定液, 固定时间控制在室温 10~15min。
2. 其它样本应以充分盖样本为准, 时间控制在室温 10~15min, 大标本应适当延长固定时间。

### 注意事项:

1. 免疫染色固定液有一定刺激性和腐蚀性, 请在通风环境下小心操作。
2. 一经开启, 尽快用完, 储存过久的液体固定效果易下降。
3. 温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com