

非特异性结合性封闭液

产品货号: M20125

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

一抗滴度过高、抗原的特异性交叉反应及抗体的特异性交叉反应会产生非特异性结合反应,产生较高背景。乐业生物非特异结合性封闭液由BSA、动物血清、防腐剂等组成,能够很好的非特异性结合反应,尤其适用于免疫组化中封闭内源性亲和素的活性。

产品组成:

| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
|------------|-------------|------|
| 非特异性结合性封闭液 | 100ml/500ml | 2~8℃ |

操作步骤:

1. 切片贴于玻片上,用 PBS 或 Tris 缓冲液轻轻清洗。
2. 将玻片吸干或吹干,入非特异结合性封闭液,孵育 10~20min。
3. 无需清洗,直接将玻片吸干或吹干。
4. 在未标记的一抗中孵育。

注意事项:

1. 避免反复冻融,否则容易失效。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com