

## Apathy糖胶封片剂

产品货号: M20101

产品规格: 10ml/50ml

### 产品简介:

Apathy糖胶封片剂主要由阿拉伯胶、蔗糖等组成,是常用封片剂。

### 产品组成:

| 试剂名称         | 规格        | 保存条件 |
|--------------|-----------|------|
| Apathy 糖胶封片剂 | 10ml/50ml | 2~8℃ |

### 操作步骤:

#### (一) 贴壁细胞样品

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴 Apathy 糖胶封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。

#### (二) 组织切片

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 滴 Apathy 糖胶封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。

#### (三) 其它样品

1. 其它样品参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com