

常规甘油封片剂

产品货号: M20114

产品规格: 10ml/50ml

产品简介:

常规甘油片剂是一种用于常规封固剂,亦可用于减缓荧光淬灭的封固,主要由甘油组成。对于减缓荧光淬灭,其效果不如抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium)。按每个样本需要50~100 μ l封片剂计算,5ml可以用于至少50样本的封片。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
常规甘油封片剂	10ml/50ml	室温

自备材料:

1. 载玻片
2. 盖玻片
3. 荧光显微镜

操作步骤:

1. 贴壁细胞样本
 - ①染色完成后,吸去染色液。
 - ②滴一滴甘常规甘油封片剂于载玻片上,盖上贴有细胞的盖玻片,让细胞接触封片液,尽量避免气泡。
 - ③在显微镜下观察。
2. 组织切片
 - ①染色完成后,吸去染色液。
 - ②滴一滴常规甘油封片剂于组织切片上,盖上盖玻片,让切片接触封片液,尽量避免气泡。
 - ③在显微镜下观察组织切片。
3. 其它样品
其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1. 荧光物质均易发生淬灭,染色后的样品宜避光保存。
2. 在使用常规甘油封片剂的情况下,虽然可减缓淬灭,仍需尽量避光。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com