

## RNA保存液

产品货号: T11068

产品规格: 5ml/10ml/50ml

### 产品简介:

RNA的保存对于其下游实验极其重要。提取RNA后, 由于残存的RNase或其他物质容易破坏RNA, 所以应该妥善保存。乐业生物RNA保存液用于保存已经抽提好的RNA溶液, 超低温存储。

### 产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
RNA保存液	5ml/10ml/50ml	4℃, 避光

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般溶解于 10 倍以上体积的 RNA 保存液, -70℃或超低温存储。
3. 如需从上述保存液中分离出 RNA, 应 4℃ 10000~12000g 离心 10~15min, 弃上清, 用 DEPC 处理水溶解。

### 注意事项:

1. 应注意避免 RNase 污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com