

非变性非还原性蛋白上样缓冲液 (5×)

产品货号: T15270

产品规格: 2ml

产品简介:

非变性非还原性蛋白上样缓冲液(Native Gel Sample Loading Buffer, 5X), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

本产品中不含SDS等变性试剂, 也不含DTT、巯基乙醇等还原性试剂。

可以用于常规的非变性非还原性聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)蛋白样品的上样。

产品组成:

试剂盒内容	规格	保存条件
非变性非还原性蛋白上样缓冲液 (5×)	1ml×2	-20℃

操作步骤 (仅供参考):

- 按照每 4 微升蛋白样品加入 1 微升蛋白上样缓冲液(5×)的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5×)。直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
- 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: -20℃ 保存, 至少一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com