

LB冷冻缓冲液

产品货号: T10167

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

生长在平板上或液体培养的细菌可在一定浓度的无菌甘油的LB培养基中保存。作为一种替代方法,细菌也可以保存在LB冷冻缓冲液。乐业生物LB冷冻缓冲液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB培养基等组成,经无菌处理,主要用于培养细菌的保存。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
LB冷冻缓冲液	100ml/500ml	4℃

操作步骤 (仅供参考):

1. 在 1.5ml 培养物中加入适量 LB 冷冻缓冲液。
2. 充分混匀,低温保存。
3. 菌种复苏时,用灭菌接种环刮拭冻结的培养物表面,立即接种于 LB 琼脂平板表面,37 度培养过夜。

注意事项:

1. 注意无菌操作,尽量避免污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com