

## 碘化钠溶液 (NaI,6M)

产品货号: T11019

产品规格: 100ml/200ml

### 产品简介:

碘化钠(Sodiumiodide)分子量为 149.89, 化学式为NaI。碘化钠溶液(NaI,6M)可用于硅膜离心柱法纯化DNA, 该溶液提取DNA快捷、方便、纯度高。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
碘化钠溶液 (NaI,6M)	100ml/500ml	4℃, 避光

### 操作步骤(仅供参考):

1. 将3倍体积的NaI(6M)加入到含有DNA溶液的1.5ml离心管中, 混匀。
2. 将上述溶液加入到硅膜离心柱, 14000g离心1min, 分离离心柱和收集管, 弃收集管内液体, 重新组装离心柱和收集管。
3. 加入750 $\mu$ l洗涤液, 按上述步骤离心, 弃收集管内液体。
4. 14000g离心1min以去除残存的洗涤液。
5. 将离心柱转移至1.5ml微量离心管中, 加入50~100 $\mu$ l无菌水或TE至膜中间位置, 室温放置2~10min。
6. 14000g离心1min, 收集DNA溶液。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 如产生沉淀, 应弃用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com