

明胶粘贴剂

产品货号: R23298

产品规格: 100ml

产品简介:

组织切片后,显微镜检查切片合格后,需要用粘贴剂将切片粘贴于载玻片上,使之牢固地贴在载玻片上,然后再熔去石蜡(冰冻切片无需此步骤)进行染色、脱水等步骤。

乐业生物 明胶粘贴剂又称为Haupt粘贴剂(赫伯特粘贴剂)常用于载玻片的粘贴,是最常用的一种粘贴剂,主要由明胶、甘油、苯酚等组成,主要用于石蜡切片、冰冻切片、真菌子实体的粘贴。制备好的载玻片可4℃保存半年。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
明胶粘贴剂	100ml	4℃, 避光

操作步骤 (仅供参考):

1. 在低温情况下,明胶粘贴剂容易形成胶冻状,应孵育溶解后使用。取载玻片完全浸没于明胶粘贴剂适当时间。
2. 取出载玻片,干燥,至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥,对于有些实验则需要干燥3h或更长时间。

注意事项:

1. 明胶粘贴剂可以被某些细胞消化并吸收,摄入过多的明胶会产生一定的细胞毒性。
2. 浸蘸明胶粘贴剂时,务必使玻片完全浸入液体中,否则易使包被不完全产生样本脱落现象。
3. 干燥过程中注意避免尘埃污染。
4. 明胶粘贴剂在低温情况下容易形成胶冻状,应25-37℃孵育溶解后使用。
5. 为了您的安全和健康,请穿戴实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com