

Mallory三色染色试剂盒

产品货号: R23200

产品规格: 3×50ml/3×100ml

产品简介:

三色染色通常是指染细胞核和能选择性的显示胶原纤维和肌纤维。该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关: 分子的大小由分子量来体现, 小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织; 而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织。

Mallory三色染色试剂盒可将胶原纤维染成蓝色, 细胞核和肌纤维染成红色, 红细胞则被染成橘黄色。

产品组成:

产品名称	3×50ml	3×100ml	保存条件
试剂(A): Mallory染色液A	50ml	100ml	室温, 避光
试剂(B): Mallory染色液B	50ml	100ml	室温, 避光
试剂(C): Mallory染色液C	50ml	100ml	室温, 避光

操作步骤 (仅供参考):

1. 石蜡切片常规脱蜡复水。
2. 切片入 Mallory 染色液 A 染色 1-3min。
3. 切片用 Mallory 染色液 B 染色 2min。
4. 切片入 Mallory 染色液 C 染色 15min。
5. 95%酒精分化 10-15s (镜下控制)。
6. 无水酒精脱水, 二甲苯透明, 中性树胶封片。

染色结果:

细胞核	红色
红细胞	橘黄色
肌纤维	红色
胶原纤维	蓝色

注意事项:

1. 染色过程中2/3/4步之后均不需水洗, 直接进入下一步操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com