

金胺-酚染色液

产品货号：R23271

产品规格：3×20ml

产品简介：

隐孢子虫卵囊染色检查方法有金胺-酚染色法、改良抗酸染色法、金胺-酚染色法改良抗酸染色法等。金胺-酚染色液由金胺、酚、适用于新鲜粪便样本或经福尔马林固定后的样本。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

| 产品组成 | 3×20ml | 保存条件 |
|--------------|--------|-------|
| 试剂（A）：金胺酚染色液 | 20ml | 室温，避光 |
| 试剂（B）：分化液 | 20ml | 室温 |
| 试剂（C）：氧化剂 | 20ml | 室温，避光 |

操作步骤(仅供参考)：

1. 准备粪便标本薄涂片，自然晾干，甲醇中固定2~3min。
2. 滴加金胺酚染色液于晾干的粪膜上，水洗。
3. 滴加分化液于粪膜上，放置1min，水洗。
4. 滴加氧化剂于粪膜上，放置1min，水洗。
5. 待干、荧光显微镜检查。

染色结果：低倍荧光显微镜下，卵囊呈一圆形小亮点，发出乳白色荧光。低倍荧光显微镜下，卵囊呈乳白色或略带绿色，卵囊壁为一薄层，多数卵囊周围深染，中央淡然，呈环状。

注意事项：

1. 有些标本可出现非特异性的荧光颗粒，注意加以区别。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com