

番红 O 染色液 (0.1%)

产品货号: R21541

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料,嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色,它常与固绿合用用于显示软骨,是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合,嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色,与呈现红色的软骨对比鲜明,从而将软骨组织与骨组织区分开。亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
番红 O 染色液 (0.1%)	100ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

- 按实验具体要求进行操作或参考 乐业生物 改良番红 O-固绿软骨染色液操作。
- 单独使用一般染 1~2min。

染色结果:

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项:

- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com