

Laemmli加样缓冲液（4×）

产品货号：T15334

产品规格：5ml

产品简介：

Laemmli加样缓冲液(4×)是一种以溴酚蓝为染料的4倍浓缩的蛋白上样缓冲液，主要由2-ME、SDS、溴酚蓝、Laemmli分层缓冲液等组成，可用于不连续蛋白电泳的上样。

产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
Laemmli 加样缓冲液(4×)	5ml	4℃

操作步骤 (仅供参考)：

1. 取适量的蛋白样品和 Laemmli 加样缓冲液(4×)等量混合，充分混匀。
2. 直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
3. 通常电泳至蓝色染料到达 PAGE 胶的底部附近即可停止。

注意事项：

1. 乐业生物 Laemmli 加样缓冲液(4×)中含少量 β -巯基乙醇，有轻微刺激性气味。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6个月有效。亦可室温短期保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com