

2×非变性蛋白上样缓冲液（不含 DTT、SDS）

产品货号：T15262

产品规格：10ml

产品简介：

2×非变性蛋白上样缓冲液中不含 SDS 及 DTT 或者 β-巯基乙醇, 适合于常规的非变性 PAGE 蛋白样品的电泳。

操作步骤(仅供参考):

1. 请按每 10 微升蛋白样品加入 10 微升蛋白上样缓冲液的比例(2 倍稀释)来使用。如果蛋白浓度过高, 可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂, PH 值受保存温度影响, 在低温冻存状态下, 溶液可能会呈现深棕色, 不影响产品使用。

保存条件:

-20℃保存, 有效期 1 年。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com