

## 膜再生液（中）

产品货号：T15351

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

使用膜再生液可以对同一张膜进行多次Western Blot检测。在室温条件下，将用过的膜浸泡在膜再生液10-60分钟，可在不影响抗原蛋白的情况下清除膜上结合的抗体。随后，可以使用不同的抗体进行下一轮Western Blot实验。适宜从少量样品多次检测不同蛋白质。即使样品量并不匮乏，采用这一策略多次检测同一张膜上的蛋白，能省去给药处理、蛋白电泳和膜转移等耗费性步骤。而且可以消除重新上样而带来的误差，使可比性更强。

Western Blot膜再生液特点是：无毒无味无害，室温下使用，室温下保存；可对同一张膜进行5次以上的Western Blot 检测。

适用：清除硝酸纤维素膜或 PVDF 膜上结合的抗体，不影响抗原蛋白。

### 使用方法：

1. 将膜充分浸泡于适当体积的再生液中，室温洗脱10-20分钟，时间长短应该参考注意事项进行优化，洗脱某些抗体需较长时间，更有长达60分钟之久，如果室温洗脱效果不好，可将膜再生液加热至50度，在50度水浴条件下进行洗脱。
2. 取出膜，用洗涤液（如TBST等）漂洗两次。
3. 此时膜上抗体已除去，可重新封闭后再加入另一种抗体进行检测。

### 注意事项：

1. 膜再生液实质是在不影响膜上结合的抗原的条件下将抗体洗脱下来，实际操作中，膜类型、抗体类型、浓度及抗原特性都影响洗脱难易度。
2. 适用于ECL和类似的化学发光试剂进行的Western检测。不适用于非化学发光试剂进行的Western检测，例如DAB，NBT/BCIP。
3. 用ECL显色后，再生液洗脱几分钟后，可再次加入ECL显色液显影，如胶片上显示条带，表明抗体未除净，须进一步在再生液中浸泡，至胶片上无显色。
4. 使用脱脂奶粉封闭的膜要比使用BSA封闭的膜更容易再生。
5. 尽量避免让膜干燥。

保存：2-8℃，一年有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com