

通透剂（TritonX-100，弱）

产品货号：M20316

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

本通透剂可以用于免疫染色等多种原位检测时细胞样品、冰冻或石蜡切片的通透处理，有助于暴露抗原、核酸等作用靶点，使抗体、探针或标记物等更容易进入细胞内，从而确保染色等的检测效果。本产品为即用型工作液，可以直接使用，无需稀释。

本产品通透能力较强，推荐用于各种常规的免疫荧光、免疫组化、免疫细胞化学、流式检测等中细胞的通透。对于需要检测细胞膜蛋白的情况可以使用通透剂(Saponin)。

使用方法：

1. 对于切片样本，在固定、洗涤结束后，每样滴加通透剂(Triton X-100，弱)覆盖住样本，也可以在染色缸中完全浸没进行通透。对于细胞样品，在固定、洗涤结束后，按照六孔板每孔加入1毫升通透剂(Triton X-100，弱)，其它多孔板参考该比例加入。
2. 通常在通透剂(Triton X-100，弱)中室温孵育5-10分钟，即可完成通透。对于较难通透的样品或者要求通透特别充分的情况，可以在通透剂(Triton X-100，弱)中室温孵育10-30分钟。

保存：2-8℃，一年有效。-20℃可以长期保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com