

快速姬姆萨染色试剂盒

产品货号: R23500

产品规格: 3×30ml/3×100ml/3×250ml/3×500ml

产品介绍:

姬姆萨染液是由天青与伊红组成。各种细胞成分化学性质不同,对各种染料的亲和力也不一样。各类成分由于自身特性与姬姆萨染液中不同物质结合呈现不同颜色从而得以区分。

快速姬姆萨染色试剂盒以进口的姬姆萨色素染料为原料配制而成,无须预固定,可将细胞核染成紫红色或蓝紫色,胞浆染成粉红色,在光镜下呈现出清晰的细胞染色图像。主要用于显示血涂片中各种血细胞形态大小差异,染色效果好、染色力强、着色清晰。

产品组成:

| 名称 | 3×30ml | 3×100ml | 3×250ml | 3×500ml | 保存条件 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 试剂A: Giemsa 染色液 | 30ml | 100ml | 250ml | 500ml | 室温,避光 |
| 试剂A: Giemsa 缓冲液 | 2×30ml | 2×100ml | 2×250ml | 2×500ml | 室温 |

操作步骤:(仅供参考)

- 按常规方法制备血涂片,待血膜干后,平置于染色架上,滴加Giemsa染色液200-400微升使其迅速盖满血膜,染色90-120s,来固定并预染涂片。
- 直接滴加1-2倍体积的Giemsa缓冲液,轻摇切片或者用洗耳球吹气使染液充分混匀,染色5-8min。
- 自来水缓慢从玻片一端冲洗30s(注意勿先倒去染液或直接对血膜冲洗),晾干后镜检。

染色结果:

| | |
|------|--------------------------------|
| 红细胞 | 浅红色,中央略淡而略显碟形态。 |
| 淋巴细胞 | 膜呈蓝紫色,细胞核呈深浅不一的紫红色,胞质浅红色,颗粒清晰。 |

注意事项:

- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 涂片厚度应适中,太厚红细胞易重叠褶皱,太薄不容易找到淋巴细胞。
- Giemsa染色液易挥发,不宜过少。建议滴加试剂A 300-400微升/片,然后加2倍体积的试剂B,滴加后充分混匀染色。试剂采用常规方法配制并用滤纸过滤,请避免大瓶染液与水反应失效。
- PH对细胞染色有影响。染色用载玻片必须清洁,无酸碱污染以免影响染色结果。镜检颜色偏蓝请蒸馏水浸泡1-3min,直至日测涂片红润为止。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

QQ: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com