

荚膜染色液

产品货号：R23070

产品规格：4×5ml/4×10ml

产品简介：

细菌荚膜是细菌细胞壁外的一层粘液性多糖类物质。其对染料的亲和力弱，不易着色，通常采用负染色法染色，即使菌体和背景着色而荚膜不着色，因此在菌体周围呈一透明圈。由于荚膜含水量多，疏松且较薄，染色时一般不用热固定，以防荚膜皱缩变形。荚膜染色法用于有荚膜细菌如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、炭疽芽胞杆菌及产气荚膜梭菌的鉴定。

产品组成：

产品组成	4×5ml	4×10ml	保存条件
试剂（A）：结晶紫染色液	5ml×2	10ml×2	室温，避光
试剂（B）：硫酸铜溶液	5ml×2	10ml×2	室温

操作步骤：

1. 制作一适当厚度的荚膜菌涂片，在空气中自然干燥，不需加热固定。
2. 滴加适量结晶紫染色液于玻片上(以盖满菌膜为度)，染色 5-7 分钟。
3. 用硫酸铜溶液冲洗涂片，切勿用流水冲洗。冲洗要适度，2-3 遍即可。
4. 吸水纸吸干，并立即加 1-2 滴香柏油于涂片处，以防止结晶的形成。
5. 油镜下观察。

实验结果：

背景	蓝紫色
菌体	紫色
荚膜	无色或浅紫色

注意事项：

1. 染色程度可通过改变染色时间做适当调整。
2. 脱色时不可用水冲洗，必须用试剂(B)。
3. 不能加热干燥或固定涂片，以避免水冲洗玻片，防止荚膜皱缩或脱失。
4. 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com