

IP裂解液

产品货号: T15448

产品规格: 100ml

产品简介:

IP裂解液是一种在非变性条件下裂解细胞或组织制备蛋白样品的裂解液。经本裂解液裂解组织或细胞得到的蛋白样本,可应用于PAGE, western blot, 免疫沉淀(Immunol Precipitation, IP)、免疫共沉淀(co-IP)、ChIP (Chromatin Immunoprecipitation) 和ELISA等对蛋白保持活性有要求的实验。

本产品主要成分为25mM Tris-HCl, 150mM NaCl, 1mM EDTA及1% NP-40。可适用于动物或植物组织及细胞样品,也可用于真菌或细菌样品。

产品组成:

产品组成	规格	保存条件
IP裂解液	100ml	2-8°C, 避光

使用方法:

自备蛋白酶抑制剂。IP裂解液在临用前需加入蛋白酶抑制剂,防止蛋白降解。以下使用方法中提到的IP裂解液均指已添加蛋白酶抑制剂。

对于组织样品:

1. 组织块用预冷PBS洗涤,去除血污,剪成细小碎块置于匀浆器中。
2. 加入10倍组织体积IP裂解液低温匀浆。注意,IP裂解液的使用量可按照约每50mg组织与1mL裂解液的比例添加。如组织蛋白含量较低,可降低裂解液的用量,以提高粗提溶液中的蛋白浓度。
3. 将匀浆液转移至1.5mL离心管中,振荡。冰浴30min,期间每10min用移液器反复吹打,确保组织细胞完全裂解。
4. 12000g离心5min,收集上清,即为总蛋白溶液。

对于贴壁细胞样品:

1. 用PBS清洗细胞2-3次,最后一次彻底吸干残留液。
2. 按照6孔板每孔细胞250 μ L裂解液的比例吸取IP裂解液于细胞培养板、瓶内,反复晃动培养板、瓶,使裂解液与细胞充分接触3-5min。
3. 用细胞刮刀将细胞刮下,收集到离心管中。
4. 12000g离心5min,收集上清,即为总蛋白溶液。

对于悬浮细胞样品:

1. 离心收集细胞。
2. 按照6孔板每孔细胞250 μ L裂解液的比例将细胞液与IP裂解液混合,振荡。
3. 冰浴30min,期间每10min用移液器反复吹打数次,确保细胞完全裂解。
4. 12000g离心5min,收集上清,即为总蛋白溶液。

对于细菌或真菌样本:

1. 取1mL菌悬液,离心去上清,PBS洗涤一次,充分去除液体。涡旋使菌体尽量分散。
2. 加入100-200 μ L IP裂解液,轻轻涡旋使菌体与裂解液充分混匀。
3. 冰浴10min,期间每2min用移液器反复吹打数次,确保菌体完全裂解。
4. 12000g离心5min,收集上清,即为总蛋白溶液。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

注意事项:

1. 组织或细胞裂解时可能会出现粘稠状。可用移液器反复吹打或涡旋仪振荡，直至呈液状为止。如果一直较稠，可再加入适量裂解液。
2. 本试剂不含有蛋白酶抑制剂，需自备蛋白酶抑制剂并在临用前加入。
3. 本产品裂解得到的总蛋白溶液可兼容本公司的BCA蛋白定量检测试剂盒。
4. 操作时请穿实验服，并佩戴一次性手套。

保存条件:

2-8°C避光保存，有效期 12 个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com