

卡宝品红染色液

产品货号: R23582

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

卡宝品红染色液与醋酸洋红有相似之处, 醋酸洋红是一种比较常用的碱性染料, 常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。生物学上也常用石炭酸复红染色液作观察细胞分裂时染色体形态的染色剂。染色体染色时用醋酸洋红染色液染色, 虽然染色效果较好, 但却存在着染色需时较长的问题。

卡宝品红染色液常用于植物组织的压片法和涂片法, 染液稳定, 主要用于染色体染色如体细胞染色体和减数分裂染色, 是很好的细胞核、线粒体染色剂。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
卡宝品红染色液	100ml/500ml	室温

操作步骤: (仅供参考):

- 固定** 将经过预处理或没有预处理的材料, 放到卡诺氏固定液(3份乙醇: 1份冰乙酸)中固定2-24h, 再分别在95%和85%乙醇中各30min, 再转入70%酒精中, 可4℃保存备用。
- 解离** 取固定好的植物组织, 用蒸馏水漂洗2-3次, 放入1N HCl溶液中60℃水解8-12min, 再用蒸馏水洗净。
- 染色** 将组织放在载玻片中央, 用镊子或解剖针将材料轻轻捣碎。滴加石炭酸复红染色液, 染色8-15min后, 盖上盖玻片。
- 压片** 在盖玻片上面铺上滤纸, 固定好盖玻片, 用拇指垂直压片, 然后用铅笔的橡皮头轻轻均匀地敲打盖片, 至肉眼见材料呈雾状即可, 使细胞核染色体分散。
- 镜检观察** 显微镜下观察染色形态和计数, 对典型分裂相细胞进行摄影记录。

注意事项:

- 组织4℃保存时间最好不超过2个月。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

效 期: 12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com