

三色苯胺蓝染色液

产品货号: R23544

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

苯胺蓝染色液是Masson三色染色试剂盒的组成之一。苯胺蓝染色液主要有苯胺蓝、弱酸等组成,呈酸性,常与丽春红品红染色液等配合使用对胶原纤维进行染色,染色后肌纤维呈红色,胶原纤维呈蓝色,主要用于区分胶原纤维和肌纤维。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
三色苯胺蓝染色液	100ml/500ml	室温, 避光

操作步骤: (仅供参考):

以Masson三色染色为例:

1. 切片常规脱蜡至水。
2. 用配制好的Weigert铁苏木素染色液滴染5-10min。
3. 酸性乙醇分化液分化3-5s, 蒸馏水洗30s。
4. Masson蓝化液返蓝3min, 蒸馏水洗。
5. 丽春红品红染色液滴染5-10min, 弱酸工作液洗3-5s。
6. 滴加磷钼酸溶液分化1-2min。
7. 倒掉分化液, 直接滴加苯胺蓝染色液中染色1-2min。用弱酸工作液洗1min。
8. 95%乙醇快速脱水。无水乙醇脱水3次, 每次5-10s。
9. 二甲苯透明3次, 每次1-2min。中性树脂封固。

注意事项:

1. 切片脱蜡应尽量干净。
2. 切片入苯胺蓝染色液染色前不要水洗, 否则可能出现不着色。
3. 不同染色参照具体的实验要求。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 避光保存, 有效期12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com