

PAGE上层胶红色染料(500×, 无迁移)

产品货号: T15664

产品规格: 1ml

产品简介:

PAGE上层胶红色染料(500×, 无迁移)是可加入到聚丙烯酰胺凝胶中的染料, 本染料在电泳时不会随蛋白质迁移, 也不会影响蛋白质分离效果, 可在配制浓缩胶时将其加入其中, 使浓缩胶胶孔可见, 便于观察和加入蛋白样品。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
PAGE上层胶红色染料(500×, 无迁移)	1ml	2-8°C

使用方法:

1. 在使用前将装有染料的试管颠倒混匀。
2. 在配制浓缩胶时, 根据配制的浓缩胶液体体积加入本产品, 并适当混匀, 例如每2ml浓缩胶液体, 需加入4 μ l红色染料。
3. 其余操作与平时配制聚丙烯酰胺凝胶没有区别, 红色染料在浓缩胶液体灌入玻璃板前加入即可。

注意事项:

1. 本染料在长时间静置后会出现沉淀, 使用前需混匀。
2. 本染料的加入不会影响实验效果, 可根据实验情况增减用量。

保存条件: 室温保存, 半年有效; 2-8°C保存, 一年有效。常温运输。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com