

花青素/总花色苷含量试剂盒（微板法）

产品货号：BA2675

产品规格：96样

产品简介：

花青素是一种广泛存在于自然界植物中的水溶性天然色素，但是在自然状态下常与各种单糖形成糖苷形式存在，即花色苷。它是植物细胞中可见的植物水溶性色素，存在于几乎所有的陆地植物的根、茎、叶、花及果实中；且还具有较强的抗氧化活性，能够清除自由基。

本试剂盒采用PH示差法，花色苷的颜色随PH值的改变而发生变化，而干扰物质的特征光谱不随PH的改变而变化。pH为1时，花色苷以红色的2-苯基苯并吡喃的形式存在。pH为4.5时，花色苷以无色的甲醇假碱形式存在，通过确定两个对花色苷吸光度差别最大，但是对花色苷稳定的pH值（一般选择pH值为1.0和4.5），花色苷溶液的吸光度差值与花色苷的含量成比例，进而计算得出花色苷总量。

试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求
提取液	液体110mL×1瓶	2-8℃
试剂一	液体30mL×1瓶	2-8℃
试剂二	液体30mL×1瓶	2-8℃

所需仪器和用品：

酶标仪、96孔板、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

总花青素含量的测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本制备

① 组织样本：

称约0.05g样品(水分充足的样本，可取样0.5g)，加入1mL提取液研磨匀浆，75℃震荡提取25min，若提取过程中提取液有损失，最后可用提取液定容至1mL后，室温12000rpm，离心10min，上清液待测。

【注】：若是固体干样本，先磨碎并过40目筛后，取0.02g的过筛后干样，加入1mL提取液，其他步骤同上。最后离心得到的上清液待测。

② 液体样本：

澄清的液体的样本直接测定，若浑浊则离心后取上清液检测。

2、上机检测

① 酶标仪预热30min以上，对于含量较高的样本，可先选取2个样本做预测定，找出适合本次检测样本的稀释倍数D（用提取液进行稀释即可）。

②在EP管中依次加入：

试剂名称（μL）	测定管	对照管
上清液	100	100
试剂一	300	-
试剂二	-	300
室温避光平衡60min，分别取200μL澄清液体（若浑浊可12000rpm室温离心5min）至96孔板中，于530nm和700nm处读值。测定管记作A _{测定} =A ₅₃₀ -A ₇₀₀ ；对照管记作A _{对照} =A ₅₃₀ -A ₇₀₀ ；△A=A _{测定} -A _{对照} （每个样本		



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

需做一个自身对照)。

【注】：1.若A测定管于530nm处的值大于1.5，则上清液可用提取液进行稀释，稀释后的上清液再按照上述加样表操作。稀释倍数D需代入计算公式计算。

2.若 ΔA 值小于0.01，可增加样本取样质量W，则改变后的W需代入计算公式重新计算。

结果计算：

1、按照样本质量计算：

$$\begin{aligned}\text{总花青素含量}(\text{mg/g}) &= (\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^3 \times \text{Mr}) \div (W \times V_1 \div V) \times D \\ &= 0.1336 \times \Delta A \div W \times D\end{aligned}$$

2、按照样本浓度计算：

$$\begin{aligned}\text{总花青素浓度}(\text{mg/mL}) &= (\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_2 \times 10^3 \times \text{Mr}) \div V_1 \times D \\ &= 0.1336 \times \Delta A \times D\end{aligned}$$

ϵ ---为矢车菊-3-葡萄糖苷消光系数，26900L/mol /cm；

Mr---为矢车菊素-3-葡萄糖苷分子量，449.2；

d---光程，0.5cm； D---稀释倍数，未稀释即为 1；

V---样本提取液，1mL； W---样本重量，g；

V1---检测操作表里上清液加样体积，100 μ L=0.1mL；

V2---检测总体积，400 μ L=4 $\times 10^{-4}$ L。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com