

免疫组化用水溶性封片剂

产品货号：M20485

产品规格：10ml

产品简介：

切片被夹于载玻片和盖玻片之间，其间用封固剂加以封闭，借以隔断切片与外界空气接触，这一操作过程称为封固，一方面可保存已染好的片子，另一方面可利用折射率适宜的封固剂使材料中的组织细胞清楚显示出来。

该水溶性封片剂可以用于常规的各种切片、涂片等的封片，按照每个样品封片需要 50 μ l 计算，10ml 可以用于约 200 个样品的封片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
免疫组化用水溶性封片剂	10ml	2-8 $^{\circ}$ C

操作步骤：

(一) 贴壁细胞样品

1. 染色完毕后，尽量吸干净染色液。
2. 加 1 滴封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察细胞。

(二) 组织切片

1. 染色完毕后，尽量吸干净染色液。
2. 加 1~2 滴封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察切片。

(三) 其它样品：

参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

1. 封片液在温度较低时呈固态，使用前须在 37~40 $^{\circ}$ C 温育，并在完全溶解后使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q：807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com