

## 化学红绿灯实验套装(葡萄糖+氢氧化钠溶液+胭脂湛蓝溶液)

产品货号: T18695

产品规格: 10次

### 试剂组成:

- ①葡萄糖粉末试剂1瓶(20g大概10次量)
- ②氢氧化钠标准溶液1瓶: 100mL
- ③靛蓝胭脂红溶液试剂1瓶: 10mL
- ④一次性手套
- ⑤塑料吸管(3m×3支)
- ⑥100ml透明试剂瓶

### 使用说明:

取约2g葡萄糖倒入试剂瓶,量取80ml温水溶解葡萄糖,摇晃瓶子至完全溶解后,加入氢氧化钠标准溶液大约10ml,再滴入10滴靛蓝胭脂红溶液,将瓶子摇晃静置观察其颜色变化。

### 注意事项:

1. 实验数分钟后,若仅剩红和黄两种颜色,可以适当添加少量靛蓝胭脂红溶液可再看到黄绿红三种颜色。
2. 试剂接触皮肤,请用大量的清水冲洗,请高处妥善保存,避免儿童接触,儿童需要在成人指导下使用。
3. 试剂禁止食用,为化学试剂。

有效期: 24个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com