

双抗Plus-支原体抗生素复合物（100×）

产品货号：T10990

产品规格：10ml/100ml/500ml

产品简介：

细胞培养基中有时加入适量浓度的抗生素，可以有效防止微生物的污染。本品含有抗支原体药物，在细胞培养中不需额外添加青霉素-链霉素双抗，使用时按照100倍稀释使用即可。

产品组成：

产品名称	规格	保存
双抗Plus-支原体抗生素复合（100×）	10ml/100ml/500ml	-20℃

使用建议（仅供参考）：

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加：按照每500ml细胞培养液添加5ml的比例加入双抗Plus(100×)，混匀即可使用。
2. 配制非无菌细胞培养液时加入，然后再过滤除菌：配制细胞培养液时按照每配制1L细胞培养液加入10ml的比例加入双抗Plus(100×)，配制完成后过滤除菌即可使用。

注意事项：

1. -20℃保存时产生沉淀属于正常现象，室温或37℃加热复溶摇匀即可，不影响实验结果。
2. 尽量避免反复冻融，建议分装使用。
3. 注意无菌操作，尽量避免污染。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
5. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。

保存条件：

-20℃保存一年有效；短期频繁使用可4℃保存1个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com