

促细胞贴壁添加剂(100×)

产品货号: T19535

产品规格: 1ml

产品简介:

Poly-D-lysine的中文名为多聚赖氨酸,简称PDL。本产品使用进口的分子量大于70,000的多聚赖氨酸配制成Poly-D-lysine溶液,并经过滤除菌处理,可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验,可以用于促进细胞的贴壁生长。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
促细胞贴壁添加剂(100×)	1ml	-20℃

产品说明:

用于细胞培养时需要把本Poly-D-lysine溶液稀释100倍后加入到细胞培养皿中,置于细胞培养箱包被15分钟左右即可,根据实验需要,有些实验需要铺被1-2小时,有些情况则需要铺被过夜。随后吸除多聚赖氨酸溶液,干燥培养器皿,至肉眼观察完全干燥后即可直接进行细胞培养,也可以用水、PBS或培养液等适当溶液润洗后再进行细胞培养。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com