

内源性生物素阻断试剂盒

产品货号: BA2940

产品规格: 6ml/15ml

产品简介:

在免疫组化染色实验中,石蜡组织切片在加热抗原修复的过程中除染色强度增强外,同时会出现内源性生物素暴露的情况。在选择使用生物素-卵白素或生物素-链霉菌卵白素检测系统时,容易出现假阳性的情况。凡采用加热抗原修复和ABC、LSAB、SP法生物素检测系统,均应进行内源性生物素封闭。本试剂盒内含Avidin和D-Biotin两种成分,采用该试剂盒作为封闭剂,可以完全封闭内源性生物素。同时建议使用阴性对照,阴性对照切片抗原修复的条件要与一抗的抗原处理条件完全相同,以避免内源性生物素对染色结果的影响。

产品内容:

产品名称	6ml	15ml	保存条件
试剂 A (Reagent A)	6ml	15ml	2-8℃, 避光
试剂 B (Reagent B)	6ml	15ml	2-8℃, 避光

产品特点

本试剂盒作为封闭剂,可以完全封闭内源性生物素。

使用说明:

1. 抗原修复完毕后, PBS 或 TBS 冲洗 3 次, 每次 3min。
2. 除去免疫染色洗涤液, 每张切片加 1 滴或 50 μ LA 液, 室温下孵育 10min。
3. PBS 或 TBS 冲洗 3 次, 每次 3min。
4. 除去 PBS 或 TBS, 每张切片加 1 滴或 50 μ LB 液, 室温下孵育 10min。
5. PBS 或 TBS 冲洗 3 次, 每次 3min。随后即可进行免疫组化的后续步骤。

注意:

1. 在使用过程中, 请勿将试剂沾染到皮肤或衣物上。
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验服及一次性手套进行操作。

保存条件:

2~8℃避光保存, 保质期18个月。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com